

Wichtige Hinweise

Der Rücktransport – ein Anruf genügt!

Der Rücktransport wird durch unseren Logistikpartner durchgeführt.

Bitte beachten Sie die Ausführbestimmungen Ihres Landes.

GO! Express & Logistics GmbH

Kunden-Nr: 103977

Tel. Deutschland: 0800 1112828

Tel. Ausland: +49 7131 155650

Bitte beachten Sie am Tag der Probenahme:

- Anmeldung der Abholung bis spätestens 12 Uhr
- Abholung erfolgt bis 14 Uhr
- Letzter möglicher Rücksendungstag ist jeweils Donnerstag
- Keine Abholung vor Feiertagen

Inhalt:

- RODAC-Platten zu Oberflächenuntersuchungen:
Oberflächen-Check: 20 Stück *oder*
Oberflächen-Check XL: 40 Stück
- 1 Flasche Hand-Desinfektionsmittel
- 1 Kühlelement
- 1 wasserfester Stift

Haben Sie Fragen:

Schreiben Sie uns unter:
info@hymo-box.de



Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.hymo-box.de

Oberflächen-Check & Oberflächen-Check XL

Hygiene-Monitoring leicht gemacht

Die
**HyMo-
Box**



Nehmen Sie mit der HyMo-Box Ihr Hygiene-Management selbst in die Hand!

Die HyMo-Box liefert Ihnen zuverlässige Befunde, egal, ob für Sie die hygienische Sicherheit von Arbeitsflächen, Böden oder Armaturen im Fokus steht.

Durch das weltweit etablierte Abklatsch-Verfahren ermittelt unser akkreditiertes mikrobiologisches Labor wichtige Kennzahlen und Empfehlungen für alle untersuchten Oberflächen.

Bitte beachten Sie die Hinweise für den Rücktransport auf der Rückseite.

Schritt für Schritt Anleitung

für die HyMo-Oberflächen-Box

Ihre Vorteile: Sie können einfach und zuverlässig Ihre Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen überwachen. Es ist alles inklusive – es kommen keine versteckten Kosten auf Sie zu. Unsere DAkKS Akkreditierung gewährleistet Ihnen höchste Qualität unserer Dienstleistungen.



1

- HyMo-Box öffnen.
- Kühlelement in den Kühlschrank legen.
- Bei einer späteren Probenahme können Sie den Karton mit RODAC-Platten auch im Kühlschrank aufbewahren.



2

- Tag Ihrer Probenahme definieren und dementsprechend Rücktransport für den gleichen Tag organisieren. ACHTUNG: Anmeldung des Rücktransports muss vor 12 Uhr erfolgen, die Abholung der Sendung erfolgt bis 14 Uhr, freitags kein Rücktransport.
- Probenahme-Orte bestimmen und im beigefügten Probenahme-Protokoll eintragen.



3

- Beschriften Sie jeweils den Boden der RODAC-Platten gemäß des Probenahmeplans mit den entsprechenden Nummern.



4

- Hände mit beigefügtem Desinfektionsmittel desinfizieren.



5

PROBENAHEME:

- Deckel einer RODAC-Platte öffnen.
- Die Nährboden-Oberfläche für ca. 5 Sekunden unter leichtem Druck auf die zu untersuchende Stelle drücken – dabei die RODAC-Platte möglichst nicht bewegen.
- Deckel wieder schließen.



6

- Mit allen weiteren RODAC-Platten entsprechend Ihres Probenahmeplans verfahren.
- Stapeln Sie die RODAC-Platten zurück in den Karton.



7

- Den verschlossenen Karton in die Box zurückstellen.
- Kühlelement hinzufügen und Box schließen.



8

- Probenahme-Protokoll auf die Box legen und Karton zukleben.